

PULIZIA ORDINARIA DELLA CAPP A CELLULE DOPO OGNI UTILIZZO:

- LAVARE CON ACQUA E CANDEGGINA AL 10% IL PIANO DI LAVORO, POI ALCOOL AL 70%
- PULIRE CON ALCOOL IL VETRO FRONTE OPERATORE INTERNO ED ESTERNO
- ACCENDERE GLI UV SEMPRE DOPO OGNI UTILIZZO DELLA CAPP A
- L'ULTIMO UTILIZZATORE DELLA STANZA CELLULE DEVE ASSICURARSI PRIMA DI ANDARE VIA CHE TUTTE LE CAPPE SIANO SPENTE
- CONTROLLARE SE SOTTO IL RIPIANO E' PULITO, ALZARE LE TRE LASTRE E PULIRE SE E' SPORCO

PULIZIA STRAORDINARIA DELLA CAPP A CELLULE:

DA EFFETTUARSI INSIEME AL TURNO RIFIUTI (CALENDARIO SUL MURO):

- SMONTARE IL RIPIANO COMPOSTO DA 3 LASTRE
- LAVARE OGNUNA CON ACQUA E VARECCHINA PRIMA E POI CON DISINFETTANTE ANTIMICOPLASMA E ALCOOL SOPRA E SOTTO E ASCIUGARLE CON CARTA
- LAVARE LA BASE DELLA CAPP A CON ACQUA E VARECCHINA, POI DISINFETTANTE, ANTIMICOPLASMA E ALCOOL
- RIMONTARE LE 3 LASTRE E ACCENDERE GLI UV

INCUBATORI

ASSICURARSI CHE L'ACQUA SIA SUFFICIENTE ALTRIMENTI EFFETTUARE IL REFILL CON ACQUA AUTOCLAVATA (CHIEDERE A NATALIA-ALESSANDRA)

IN CASO DI CONTAMINAZIONI RIPULITE OGNI RIPIANO CON DISINFETTANTE, ANTIMICOPLASMA, CANDEGGINA O ALCOOL A SECONDA DEL CASO

PER LA STERILIZZAZIONE COMPLETA (CHIEDERE A NATALIA-ALESSANDRA)

BAGNETTO

CONTROLLARE SEMPRE LA QUANTITA' DI ACQUA PRESENTE (LIVELLO OTTIMALE A META' DEI 2 "CORRIDOI")

AGGIUNGERE ACQUA SE IL LIVELLO E' PIU' BASSO: ACQUA MILLI Q A CUI SI AGGIUNGE L'ADDITIVO DISINFETTANTE (50ml per 10L di H₂O)

CONTROLLARE CHE L'ACQUA SIA SEMPRE LIMPIDA E PRIVA DI MUFFE

PER UNA PULIZIA TOTALE (CHIEDERE A NATALIA – ALESSANDRA)