

REGOLE PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA CAPPA BIOLOGICA

1- ACCENSIONE

- Iniziare il lavoro solo dopo essersi accertati che sia stato eseguito in precedenza un ciclo UV e quindi la cappa risulti esser sterile.

2- UTILIZZO

- Utilizzare la cappa indossando correttamente i DPI (camice e guanti).
- Evitare di introdurre all'interno della cappa oggetti personali non indispensabili che potrebbero compromettere la sterilità della cappa stessa (orologi, bracciali, anelli, raccogliere i capelli...). Portare all'interno della cappa lo stretto necessario.
- Sollevare il vetro frontale all'altezza indicata dal fornitore. La posizione è corretta quando cesserà il segnale acustico di allarme e le luci rosse diventano verdi.
- Non appoggiare sul piano forellinato oggetti che potrebbero occluderne i fori.
- Utilizzare la cappa il più possibile nella zona centrale, avendo cura di dividere la zona pulita di utilizzo da quella sporca di raccolta del materiale di scarto.
- Lavorare secondo quelle che sono le buone pratiche di laboratorio (GLP).

N.B. Perturbazioni d'aria esterne alla cappa potrebbero comprometterne la corretta funzionalità. Si consiglia di rispettare le regole qui sotto elencate:

- Lavorare con porte chiuse.
- Evitare il passaggio di persone alle spalle dell'utilizzatore mentre sta operando sotto cappa.

3- FINE LAVORO

- Riporre i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e smaltirli secondo disposizioni.
 - **BIOBOX:** materiale di scarto contaminato con materiale biologico.
 - **BIDONE SPAZZATURA:** materiale di scarto consumabile (carta, plastica...) **NON** contaminato con materiale biologico
- Disinfettare i dispositivi e le apparecchiature utilizzate se portati fuori dalla cappa.
- Lavare con ipoclorito di sodio, successivamente con acqua ed etanolo il piano di lavoro.
- Azionare un ciclo UV, al fine di avere la cappa sterile al nuovo utilizzo.
- Spegnerne la cappa alla fine del ciclo UV.